



# R-100041

## BALANZA DE PRECISION SOBREMESA - PLUS

Para un correcto uso y mantenimiento de la báscula, por favor, lea estas instrucciones antes de usarla:

- Nunca cargue la balanza por encima de su capacidad máxima.
- Evitar temperaturas muy altas o muy bajas. Dejar que la balanza se aclimate a la temperatura de la habitación durante al menos una hora antes de usar.
- Antes de realizar una calibración, esperar entre 30 y 60 segundos para que los componentes internos se estabilicen.
- Mantener la balanza en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y la cercanía a otros equipos electrónicos pueden causar efectos adversos en la fiabilidad y precisión de la balanza.
- Manipular con cuidado. Colocar los objetos a pesar con suavidad sobre la bandeja. Aunque esta balanza ha sido diseñada para ser duradera, evite tratos bruscos que podrían dañar el sensor de manera permanente.
- Evitar agitar, dejar caer o golpear la balanza. Se trata de un instrumento de precisión y debe manipularse con mucho cuidado.
- Usar solo sobre una superficie estable y sin vibraciones.

### FUNCIONAMIENTO

Colocar la balanza en una superficie horizontal y plana.

1. Pulsar la tecla [ON/OFF] para encender la balanza.
2. Esperar hasta que la pantalla muestre "0.00"/"0.0".
3. Colocar los objetos sobre la plataforma de pesado.
4. Presionando la tecla [MODE], se puede escoger la unidad de medida.
5. Para apagar la balanza, mantenga pulsada la tecla [ON/OFF].

### TARADO

1. Encienda la balanza como se describe en el apartado anterior.
2. Coloque un recipiente sobre la plataforma.
3. Pulse la tecla [TARE] y espere a que la pantalla muestre "0.00"/"0.0".
4. Añada el material a pesar.

### FUNCIÓN CUENTAPIEZAS

1. Encienda la balanza y espere a que la pantalla muestre "0.00"/"0.0".
2. Coloque en la plataforma una cantidad de muestra (25 piezas, 50 piezas, 75 piezas o 100 piezas) del material que quiera pesar y contar.
3. Mantenga pulsada la tecla [PCS] durante 2 segundos; la pantalla mostrará un número aleatorio, por ejemplo "100".
4. Pulse la tecla [MODE] para seleccionar la cantidad que ha colocado en la plataforma.
5. Pulse la tecla [PCS] para confirmar la información. La pantalla mostrará "pcs" en una esquina para indicar que la balanza está en modo cuentapiezas.
6. Retire la muestra de la plataforma.
7. Ahora puede colocar cualquier cantidad de piezas sobre la plataforma y la pantalla mostrará la cantidad.
8. Puede seleccionar el modo pesado o cuentapiezas pulsando las teclas [MODE] o [PCS] respectivamente.

### ESPECIFICACIONES

Apagado automático tras 2 minutos.  
Temperatura de funcionamiento: 10 ~ 30 °C.  
Pantalla de 6 dígitos.  
Adaptador CA o 4 baterías AA.

### MENSAJES DE ERROR

- [Err] Recalibrar la balanza.
- [OUE2] Recalibrar la balanza.
- [O-LD] Sobrecarga. Retirar el material excesivo inmediatamente.
- [UnST] Colocar la balanza en una posición estable.
- [PASS] Calibración aprobada.

**No válida para transacciones comerciales.**

Rev. 19/07/16